

cIEF 蛋白增溶剂使用说明

1. 产品信息

名称	货号	规格	储存条件
cIEF 蛋白增溶剂	R300115	400 μ l/tube	2-8 $^{\circ}$ C

2. 配制

样品测试液中增溶剂终浓度推荐使用 40% (V/V)。

2.1. 样品预混液配制

样品预混液配方见下表。

表 1 样品预混液配制

试剂	体积 (μ l)
1%MC	35.0
两性电解质 3~10	4.0
pI Marker-1	0.5
pI Marker-2	0.5
cIEF 蛋白增溶剂	40.0
超纯水	10.0
总体积	90

2.2. 测试液配制

将供试品用稀释液调整至合适浓度（建议2mg/ml），取调整后的供试品 10 μ l，与预混液 90 μ l 混合后进行检测。